



MEMMERT UN55 ETÜV Kullanma Talimatı

1. CİHAZI ÇALIŞTIRMA

1. Cihazın arkasındaki **ana şalteri (I/O)** “I” konumuna getiriniz.
2. Ön paneldeki ekran (ControlCOCKPIT) aktif hale gelir.
3. Ana ekranda:

Üst kısım → **Gerçek sıcaklık (Actual value)**

Alt kısım → **Ayarlanan sıcaklık (Set value)** görünür.

2. SICAKLIK AYARI

1. Kontrol düğmesine (merkez buton) basınız.
 2. “Temperature” menüsüne giriniz.
 3. Ayarlamak istediğiniz sıcaklığı çevirerek seçiniz.
 4. Düğmeye tekrar basarak onaylayınız.
 5. Cihaz ısıtmaya başlar ve ayarlanan değere ulaşır.
Genellikle **+5°C ortam üzeri ile 300°C** arasındadır.
-

3. ZAMANLAYICI (TIMER) AYARI (İSTEĞE BAĞLI)

1. Menüden “Timer” seçeneğine giriniz.
 2. Süreyi (dakika/saat) ayarlayınız.
 3. Onaylayınız.
-

4. ÇALIŞMA SIRASINDA

- Kapak açıldığında sıcak hava çıkışı olur.
 - Yanıcı / patlayıcı solvent içeren numune koymayınız.
 - Alarm sembolü çıkarsa hata kodunu kontrol ediniz.
 - Aşırı sıcaklık durumunda cihaz otomatik emniyete geçer.
-

5. TEMİZLİK

- Cihaz soğuduktan sonra temizleyiniz.
 - Paslanmaz iç hazneyi nemli bezle siliniz.
 - Kimyasal aşındırıcı kullanmayınız.
 - Contaları düzenli kontrol ediniz.
-