



ANALİTİK TERAZİ KULLANMA TALİMATI

1. CAL tuşuna FuncSEL gelene kadar art arda basılır.
2. FuncSEL geldiğinde O/T tuşu ile menü içerisine giriş yapılır. UNİTSEL gelene kadar CAL'e art arda basılır.
3. UNITSEL geldiğinde O/T basılarak menü içerisine giriş yapılır. Burada g, mg, % gibi birimler içerisinden, d (density) gelene dek CAL'e art arda basılır ve O/T ile yoğunluk fonsksiyonu seçilir. Seçim yapıldığında sol tarafa ok ($\leftarrow$) işareti belirir.
4. Power tuşuna art arda basılarak tartım ekranına dönülür.
5. Tartım ekranında iken UNİT tuşuna, d çıkana kadar art arda basılır
6. AİR ifadesi öncelikle numunenin üst kefedeki tartılması gerektiğini belirtir. Tartım değeri sabit olduğunda CAL tuşuna 1 kez basılır.
7. Water ifadesi bu kez de alt kısımda(suda) tartım yapılması gerektiğini belirtir.
8. Sabitlendiğinde yine CAL tuşuna 1 kez basılır. Yoğunluk değeri ekranda belirlenecektir.
9. 2. Ölçüm için CAL tuşuna 1 kez basılır ve tekrar Air ifadesi belirir. 6. Maddeden işleme devam edilir.