



HASSAS TERAZİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-01

İlk Yayın Tarihi: 05.12.2022

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Hassas Terazinin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

5.2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda kırmızı çizgi ile belirtilen yuvarlağın içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız.

5.3. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.

5.4. Terazinin kalibrasyonu sağlanmasını bekleyiniz.

5.5. Pencereyi açarak, tartım kabını tartım bölmesine ortalayarak koyunuz. Pencereyi kapatınız.

5.6. "0/T" tuşuna basılarak kabın darasını alıp, tartılacak malzemeyi tartım kabına ekleyiniz.

5.7. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.

5.8. Kullandığınız cihazı ve etrafını temizleyiniz.

5.9. Cihazı kapatınız ve cihazın içerisine nemden korumak için silika jel paketini yerleştiriniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ PROF. DR. SEMRA DURMUŞ ACER