



MANYETİK ISITICI-KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-02

İlk Yayın Tarihi: 05.12.2022

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Manyetik Isıtıcı-Karıştırıcı cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

5.2. Karıştıracağınız/ısıtacağınız malzemenin içerisine manyetik balığı (manyetik barı) bırakınız, daha sonra malzemenizi tablayı ortalayarak yerleştiriniz.

5.3. Cihazı yanında bulunan açma/kapama düğmesinden açınız.

5.4. Dönme hızını (devri) ayarlayınız. Sıcaklığı ayarlayınız.

5.5. Ayarlayacağınız sıcaklık tabla sıcaklığıdır, kullandığımız sıvının sıcaklığını ölçmek için termometre kullanınız.

5.6. İsteğe bağlı olarak süreyi ayarlayınız.

5.7. İşleminiz tamamlandığında öncelikle devri ve sıcaklık düğmelerini başlangıç konumlarına getiriniz ve açma/kapama anahtarından kapatınız.

5.8. Kabınızı tabladan kaldırıp, manyetik balığı çıkarınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. YILDIZ ÜNLÜ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY