



BUZDOLABI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-14

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan buzdolabı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini prize takınız. Düğmenin ışığı yanmalıdır ve gerekli olmadıkça fişi prizden çıkarmayınız.

5.2. Termostat sıcaklığı dolabın iç sıcaklığını göstermektedir. Dolabın içindeki düğmesinden istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız.

5.3. Dolabın içi doldurulmadan önce dolap çalışma sıcaklığına erişmesi beklenmelidir.

5.4. Dolaba sıcak ürün ve kapaksız şekilde koymaktan kaçınınız.

5.5. Dolabın kapılarını açık bırakmayınız.

5.6. Dolaba kapasitesinden fazla ürün doldurmayınız.

5.7. Temizlikten önce fişi prizden çekiniz. Dış yüzeyini temiz nemli bir bez ile siliniz.

5.8. Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY