



## DANSİMETRE KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-15

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

### 1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan dansimetre kullanımına yönelik işlemleri belirler.

### 2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

### 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

### 5. UYGULAMA

5.1. Yoğunluk ölçmek için kullanılacak cam malzeme koruyucu kabından çıkartılır.

5.2. Ölçümü yapılmak istenen sıvıya yavaşça bırakılır.

5.3. Dansimetrenin sıvı içinde dengede kalması için beklenir.

5.4. Durduğu yerdeki skala üzerindeki değer okunur ve kaydedilir.

5.5. Dansimetre sıvıdan çıkartılarak temizlenir ve koruyucu kabının içine yerleştirilir.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

| HAZIRLAYAN                    | KONTROL EDEN                                  | ONAYLAYAN  |
|-------------------------------|---|--|
| ÖĞR. GÖR.<br>HİLAL KILMANOĞLU | KALİTE KOORDİNATÖRÜ<br>ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ | MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ<br>DOÇ. DR. ERDAL ADAY |