



GERBER SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-16

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan gerber santrifüj cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz fişe takılır güç düğmesinden açılır.

5.2. Kapağın açılması için bir süre beklenir.

5.3. Numuneler bütrometrelere konulup cihaza yerleştirilir.

5.4. Cihaza numune türüne göre dönüş hızı (rpm), sıcaklık ve zaman değerleri girilir.

5.5. Cihaz çalıştırılır ve santrifüj işlemi gerçekleştirilir.

5.6. Bütrometreler cihazdan çıkartılır boru kısmındaki skaladan sıvının durduğu değer okunur.

5.7. Bütrometreler temizlenir cihaz kapatılır ve prizden çekilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY