



HIZLI NEM TAYİN CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-17

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan hızlı nem tayin cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz prize takılarak açılır.

5.2. Cihazın kapağı kaldırılarak numune kabı içine yerleştirilir.

5.3. Boş kabın darasını almak için Tare tuşuna basılır, sonra start tuşuna basılarak ekranda numune koymaya başlamak için gerekli olan ok işareti çıkar.

5.4. Uygun miktarda numune kaba yayılır ve cihaz kapağı kapatılır.

5.5. Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra ekran üzerinden nem değeri okunur.

5.6. Değerleri kaydettikten sonra, örnek kabı temizlenir.

5.7. Cihaz kapatılarak prizden çekilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY