

	OTOKLAV KULLANIM TALİMATI	Doküman No: DPU-KYS-TL-20
		İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023
		Rev. No: 00
		Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan otoklav kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.

5.2. On/off düğmesine basarak cihazı açınız.

5.3. Cihazın içinde rezistansı tamamen kaplayacak kadar saf suyun olduğunu kontrol ediniz.

5.4. Cihazın su çıkış kabında yeterli seviyede su olup olmadığı kontrol edilir.

5.5. Otoklavın sterilizasyon işlemini doğru yapıp yapmadığını anlamak amacı ile steril edilecek her bir malzemenin üzerine otoklav bandı yapıştırılır.

5.6. Otoklavın içine malzemeler yerleştirilir ve kapak sıkıştırılarak kapatılır.

5.7. Sterilizasyon tamamlandı kapağı açabilirsiniz uyarısı çıktıktan sonra kapak açılır ve içindeki ürünler boşaltılır.

5.8. Eğer cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa içindeki saf su boşaltılır.

5.9. Cihaz on/off tuşundan kapatılır ve fişi çekilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ PROF. DR. SEMRA DURMUŞ ACER