



RENK ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-24

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan renk ölçüm cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz fişini prize takınız.

5.2. Cihaz kalibrasyonu için ok tuşları ile CAL bölümüne geliniz.

5.3. Kalibrasyon için cihazın yönlendirmesi ile sırasıyla beyaz plakalı cam yüzey üzerine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirip okuma tuşuna basınız.

5.4. Oklar yardımıyla ölçüm yapmak istediğiniz modu seçiniz.

5.5. Örneğinizi doğrudan veya gerekirse cam örnek haznesine koyarak okuma yapınız.

5.6. Okunan değerleri kaydediniz.

5.7. Ölçüm işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyi ve cam hazneyi saf su ile temizleyip kurulayınız.

5.8. Ölçme işlemi sona erdiğinde cihaz fişini prizden çıkarınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY