



## TEKSTÜR CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-26

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

### 1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan tekstür cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

### 2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

### 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

### 5. UYGULAMA

5.1. Cihaz ve cihaza bağlantılı bilgisayarın fişlerini prize takınız ve cihazı çalıştırınız.

5.3. Bilgisayardan Tekstür analizi için hazırlanmış programı açınız.

5.4. Ölçümünüz için uygun yük hücrelerini ve probu cihaza takınız.

5.5. Bilgisayarda açılan programda “T.A.” menüsünün altındaki “Calibrate” menüsünden “Calibrate Force” özelliğini seçiniz.

5.6. Kalibrasyon için 2 kg’lık yükü cihazın prob ünitesinin üst bölmesine yerleştiriniz ve program üzerinden ilerleyerek kalibrasyonu tamamlayınız. 2 kg’lık yükü yerinden alınız.

5.7. “Calibrate” menüsünden “Calibrate Height” özelliğini seçiniz.

5.8. Program üzerinden ilerleyerek yükseklik kalibrasyonunu tamamlayınız.

5.9. Bilgisayarda açılan programda “T.A.” menüsünün altındaki “T.A. Settings” menüsünden ölçüm parametrelerinizi giriniz.

5.10. Ölçme işlemi için örneği uygun şekilde platforma yerleştiriniz.

5.11. Bilgisayarda açılan programda “T.A.” menüsünün altındaki “Run a Test” özelliğini kullanarak testi gerçekleştiriniz.

5.12. Ölçüm işlemi sona erdiğinde sonuçları “export” yaparak kaydedip, programı kapatınız.

5.13. “Aç/Kapa” anahtarı ile cihazı ve bilgisayarı kapatınız ve fişlerini prizden çıkarınız.

5.15. Cihaz platformunu ve probu ılık su ile temizleyip kurulaştırınız.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY