



VAKUM POMPA KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-27

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan vakum pompa kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Vakum pompasını kuru, temiz ve iyi havalandırılmış bir alanda kullanınız.

5.2. Cihazı düzgün ve hava sirkülasyonunun olduğu bir zemine yerleştiriniz.

5.3. Vakum pompasının fişinin takılı olduğundan emin olunuz.

5.4. Vakum uygulanacak sistemle pompa arasındaki bağlantılar hortum kullanılarak yapılır. Hortum bağlantısının bir ucunu cihazın üzerinde yer alan sivri kısma takınız, diğer ucunu ise vakum yapılacak sisteme yerleştiriniz.

5.5. Cihazın üzerinde bulunan açma/kapama düğmesinden cihazı açınız.

5.6. İşlem bittikten sonra aynı düğmeden cihazı kapatınız.

5.7. Cihazın fişini çekiniz ve hortumu çıkarınız.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY