



VORTEKS KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-28

İlk Yayın Tarihi: 17.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan vorteks kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda Teknolojisi Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz fişe takılır ve üzerindeki düğmeden çalıştırılır.

5.2. Karıştırılmak istenen tüp cihaza yerleştirilir ve sıkıca tutulur.

5.3. Cihazın kullanımı sırasında eldiven giyilmeli ve kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır.

5.4. Karıştırılacak numunenin durumuna göre dönüş hızı ayarlanır.

5.5. İşlem tamamlandıktan sonra cihaz düğmeden kapatılır ve fiş prizden çıkartılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. HİLAL KILMANOĞLU	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY