



-40°C ULTRA DERİN DONDURUCU KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-29

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan -40°C Ultra Derin Dondurucu kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM : Bu talimat Pazarlar Meslek Yüksekokulu Gıda Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR: Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR:

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Sadece yetkin olan kişiler kullanabilir.

5.2. Dondurucunun sağ yan duvarındaki havalandırma ızgarası önü, herhangi bir engelleme yapılmadan açık bırakılmalıdır. Aksi halde, dondurucunun kompresör sistemi zarar görebilir, bu nedenle hava akışı kesinlikle bloke edilmemelidir.

5.3. Cihazın mikroorganizmalar üzerinde sterilizasyon etkisi yoktur. Bu nedenle dondurucunuza koyduğunuz gıdaların hijyen şartlarına uygun ve paketlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde gıdalarda üreyen mikroorganizmalar sağlığınızı tehdit edebilir.

5.4. Dondurucu iç haznesine kesinlikle yanıcı, patlayıcı veya kimyasal gaz içeren malzemeler veya ekipmanlar konulmamalıdır.

5.5. Gıdalarınızı/örneklerinizi dondurucunuza paketsiz, düzgün paketlenmeyen, sıvı sızıntısına yol açan paketler içinde yerleştirdiğinizde, gıdalardan sızan sıvılar dondurucunuzun metal kısmında korozyona, borularda gaz kaçağına, plastik aksamda sararma, çatlama ve hijyen şartlarının kaybolmasına, analiz numunelerinin tehlikeye girmesine neden olacaktır.

5.6. Derin dondurucunun çalıştırıldığı alanda yanıcı veya basınçlı gaz tüpleri bulundurulmamalıdır.

5.7. Derin dondurucu yağmura maruz bırakılmamalı ve ıslak zeminde kullanılmamalıdır.

5.8. Derin dondurucu içerisine malzeme koyarken veya alırken çıplak elle, özellikle ıslak elle iç hücre saçına veya objelere direk temas edilmemelidir, mutlaka soğuğa dayanıklı koruyucu eldiven giyilmelidir, aksi halde kullanıcı soğuk ısırtığına maruz kalabilir.

5.9. Paketleme için özel dondurma kapları, kilitli poşet veya dondurma poşetleri kullanınız.

5.10. Ultra derin dondurucu eğer belli bir süre kullanılmıyorsa dijital termostat üzerinde yer alan OFF tuşuna basılarak cihaz bekleme konumuna alınmalı ve 220V besleme fişi prizden çekilmelidir. Kapağı aralık bırakılarak, erime sonrası içerisinde oluşacak su damlacıkları kuru bir bez ile silinmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY