



ETÜV KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-31

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Etüv (M 420 P) kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi, 220 V prize takılır.

5.2 Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

5.4. A Butonu (Select Mode) ve Yön tuşlarıyla istenilen sıcaklık / süre ayarlanır.

5.5. Etüve koyulacak malzemeler alt ve üst raflara Etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir. D Butonu (On Konumu) ile cihaz çalıştırılır.

5.6. Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

5.7. Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

5.8. Etüv sıcaklık algılayıcılarının doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir test edilir.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY