

|                                                                                   |                               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | <b>ETÜV KULLANIM TALİMATI</b> | Doküman No: DPU-KYS-TL-31    |
|                                                                                   |                               | İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023 |
|                                                                                   |                               | Rev. No: 00                  |
|                                                                                   |                               | Rev. Tarihi: --              |

## 1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Etüv (M 420 P) kullanımına yönelik işlemleri belirler.

## 2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

## 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

## 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

## 5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi, 220 V prize takılır.

5.2 Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

5.4. A Butonu (Select Mode) ve Yön tuşlarıyla istenilen sıcaklık / süre ayarlanır.

5.5. Etüve koyulacak malzemeler alt ve üst raflara Etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir. D Butonu (On Konumu) ile cihaz çalıştırılır.

5.6. Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

5.7. Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

5.8. Etüv sıcaklık algılayıcılarının doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir test edilir.

## 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu

| HAZIRLAYAN                        | KONTROL EDEN                                  | ONAYLAYAN                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ÖĞR. GÖR.<br>BARIŞ BURAK ALBAYRAK | KALİTE KOORDİNATÖRÜ<br>ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ | MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ<br>PROF. DR. SEMRA DURMUŞ ACER |