



İKLİMLENDİRME İNKÜBATÖRÜ KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-32

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan İklimlendirme İnkübatörü kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi 220 V prize takılır.

5.2. Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Cihaz ilk açıldığında sıcaklık göstergesinde "--", prog no göstergesinde "P", step no göstergesinde "t", süre göstergesinde "Set9" ibareleri 5 saniye süre ile görüntülenecektir.

5.4. PROG NO butonuna basarak değerlerini ayarlayacağınız programı seçiniz.

5.5. STEP NO butonuna basarak seçtiğiniz programa ait değerlerini ayarlayacağınız step seçiniz.

5.6. SET butonuna basınız, üzerindeki lambanın yandığını görünüz. Sıcaklık göstergesinde "dLY", prog no göstergesinde ilgili program numarası, step göstergesinde "-", süre göstergesinde 00:00 değerleri görünecektir. Programın START butonuna basıldıktan sonraki bekleme süresini artırma ve azaltma butonlarını kullanarak ayarlayınız.

5.7. STOP butonuna basınız, sacarak göstergesinde yanıp sönen sıcaklık değerini arttırma ve azaltma butonlarını kullanarak ayarlayınız.

5.8. STOP butonuna basınız, sıcaklık göstergesinde "Alr" ve sıcaklık değeri dönüşümlü olarak yanıp sönecektir. Alarm sıcaklık fark değerini arttırma ve azaltma butonlarını kullanarak ayarlayınız.

5.9. STOP butonuna basınız, arttırma ve azaltma butonlarını kullanarak TIMER OFF, TIMER-1, TIMER-2 çalışmak istediğiniz süre konumunu ayarlayınız.

5.10. STOP butonuna basınız. TIMER-1 veya TIMER-2 konumlarından birini seçtiyseniz çalışılacak süreyi arttırma ve azaltma butonlarını kullanarak ayarlayınız.

5.11. STOP butonuna basınız ve SET butonuna basarak program ayar konumundan çıkınız.

Yukarıdaki sırayı kullanarak 9 adet program ve her programa ait 9 step ayarı yapabilirsiniz.

5.12. Koyulacak malzemeler alt ve üst raflara inkübatör içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

5.13. Kapağı gereksiz açılmamalıdır.

5.14. Gözlem gerektiğinde lamba tuşuna basılarak ışık açılmalı, işlem sonunda ışık kapatılmalıdır.

5.16. Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY