



KABA TERAZİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-33

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Kaba terazi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini 220 V prize takınız.

5.2. Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımdaki su terazisini ayarlayınız.

5.3. Güç düğmesine basarak cihazı açınız.

5.4. Terazinin kalibrasyonu sağlamlasını bekleyiniz.

5.5. Tartım kabını tartım bölmesine ortalayarak koyunuz.

5.6. "0/T" tuşuna basılarak kabın darasını alıp, tartılacak malzemeyi tartım kabına ekleyiniz.

5.7. Tartımı gerçekleştirdikten sonra tartım kabını dışarı alınız.

5.8. Cihazı kapatınız.

5.9. Kullandığınız cihazı ve etrafını temizleyiniz.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY