



SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-38

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Saf Su Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

- Ortamda herhangi bir su sızıntısı/ıslaklık olup olmadığı kontrol edilir.
- Cihazın fişi, trifaze endüstriyel elektrik hattı prizine takılır.
- Açma/kapama tuşundan cihaz açılır.
- Su giriş-çıkışı kontrol edilir.
- Distilasyon sonunda musluktan saf su alınır.
- Cihazın açma/kapama tuşu ve su giriş-çıkış muslukları kapatılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY