



## SOĞUTMALI İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI

Doküman No: DPU-KYS-TL-39

İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023

Rev. No: 00

Rev. Tarihi: --

### 1. AMAÇ

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Soğutmalı İnkübatör (M7040R) kullanımına yönelik işlemleri belirler.

### 2. KAPSAM

Bu talimat Kutahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

### 3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

### 4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

### 5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi 220 V prize takılır.

5.2. Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Cihaza enerji verildiğinde ekranda “sys test” yazısı görülür.

5.4. Ekranda sıcaklık değeri görüldüğünde MODE tuşu ile önce PR01 – reçete no ve adım sayısı seçilir. Ardından set değeri ekrana gelir.

5.5. Yukarı aşağı ok tuşlarıyla istenilen sıcaklık ayarlanır.

5.6. Tekrar MODE tuşuna basılarak istenilen süre değeri girilir.

5.7. SET tuşuna basılır.

5.8. Koyulacak malzemeler alt ve üst raflara inkübatör içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir.

5.9. İnkübatör kapağı gereksiz açılmamalıdır.

5.10. İnkübasyondan sonra Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

5.11. İnkübatör termometrelerin doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir test edilir.

### 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ERDAL ADAY