

	ULTRASONİK BANYO KULLANIM TALİMATI	Doküman No: DPU-KYS-TL-42
		İlk Yayın Tarihi: 15.03.2023
		Rev. No: 00
		Rev. Tarihi: --

1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan ULTRASONİK BANYO (WEIGHTLAB WF-UD2) kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

- 5.1. Ultrasonik banyo saf su ile doldurulur.
- 5.2. Cihaz fişe takılır.
- 5.3. Güç düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
- 5.4. Çalışma sıcaklığı belirlenir.
- 5.5. Su banyosu süresi belirlenir.
- 5.6. İşlem süresi dolunca cihaz güç düğmesinden kapatılır.
- 5.7. Temizlenen madde çıkartılır.
- 5.8. Cihaz içerisindeki su boşaltılır.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR ü

Cihaz kullanım kılavuzu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
ÖĞR. GÖR. BARIŞ BURAK ALBAYRAK	KALİTE KOORDİNATÖRÜ ÖĞR. GÖR. MERYEM AKBAŞ	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ PROF. DR. SEMRA DURMUŞ ACER